

壓力容器(高壓滅菌釜) 定期檢查表

檢查週期：每半年

檢查日期：____年____月____日

設備位置：生理心理學實驗室

檢查單位：總務處 環境與營繕組

檢查單位聯絡電話：03-987-1000*11352

檢查人員：

財產扁號：5010108-02-103-0001

檢查結果：

項次	檢查項目	檢查基準	檢查方法	結果	改善措施內容	改善追蹤
一	容器本體	1、本體無損傷	目視			
		2、蓋板螺栓完整無鬆動	手動測試			
		3、表面油漆無脫落	目視			
		4、鍋蓋外觀是否變形、裂縫	目視			
		5、門墊圈有無洩漏現象	運轉測試			
		6、上鎖時鍋蓋是否無法開啟	手動測試			
二	自動控制裝置	各自動裝置應保持堪用功能	操作			
三	附屬裝置	1、管線無損傷或洩漏	運轉測試			
		2、各旋閥無損傷或洩漏	目視			
		3、設施無缺失或脫落	檢點			
		4、壓力表正常堪用	運轉測試			
		5、溫度表正常堪用	檢點			
		6、溫度控制裝置運作正常	運轉測試			
		7、已明顯標示最高使用壓力與溫度	目視			
		8、進出口是否正常進氣排氣	目視			
		9、電源線是否良好	目視			
四	作業環境	1、設備附屬之欄杆或平台應牢固	手動測試			
		2、通道無阻塞	檢點			
五	其他	耐熱手套是否損傷	目視			
說明	註：1、檢查結果：正常√，有必要加以特別保養△，異常須送修或改善X。 2、本自動檢查表請於每六個月完成檢查，請留存三年備查。 3、小型壓力容器如高溫消毒鍋、高壓滅菌鍋(釜)。					

實驗室場所負責人簽章：